



JLA-8.1000、JLA-9.1000 大容量定角转头




使用规范：

JLA-8.1000 定角转头

最高转速可达8000 rpm, 与离心轴的角度是20 度, 可用于贝克曼库尔特 Avanti J-26 / JXN-26系列以及已经停产的J-20 系列离心机。

JLA-8.1000 转头

1. 由转头体、挡风板 (windshield) 转头盖、盖柄以及六个可取出的碳纤维吊桶 (cannister) 组成。这些吊桶的位置是可以互换的, 在每个转头体上必须使用六个吊桶。
2. 转头驱动孔中的两个驱动销需横靠在离心机驱动中心齿两侧, 阻止在离心过程中转头松动。
3. 转头向下的盖柄保护转头紧固在离心机转轴上。
4. 一定要确认所有吊桶均放置在转头内, 所有对称位置的离心瓶装载相同密度, 相同体积的液体。
5. 当JLA8.1000转头中溶液的密度超过 1.2 g/mL离心时, 必须使用公式计算。

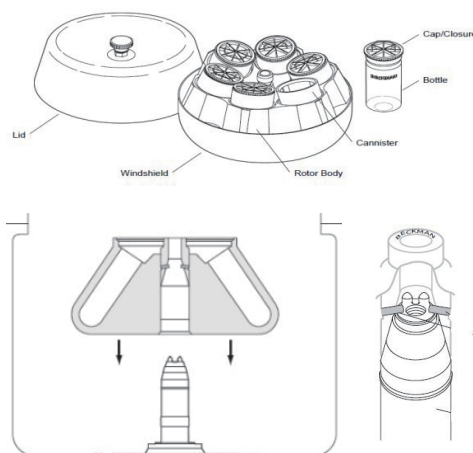

$$\text{reduced maximum speed} = (8000 \text{ rpm}) \sqrt{\frac{1.2 \text{ g/mL}}{\text{density of tube contents}}}$$

*减速使用(参阅JLA8.1000转头使用手册)

注意事项：

禁止将瓶盖放在空的吊桶上面！

禁止直接将样品置于吊桶内！

禁止直接将离心瓶直接放入转头孔穴里！


严禁使用有破损或有变形的离心瓶！

严禁注入的样品超过离心瓶内所标的最大注入线(1000ML)。

离心瓶最少装样量：PC瓶500ml, PP瓶1000ml

在每次运行前都必须检查瓶身、盖子、塞子以及它们的密封圈, 不能有裂纹或变形。密封圈不能有损坏, 而且必须是干的, 没有润滑油。以保证它们在安全状态运行。

确认离心瓶已经放置到吊桶底部。

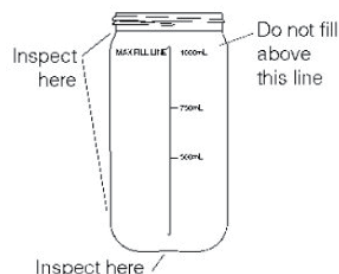

*详细使用须知请参阅JLA_8.1000使用须知。