



Optima XPN/XE 系列



简易操作程序：

- 1、打开侧面电源 ，打开腔门, 准确安装转头, 关上腔门。
- 2、在触摸屏主页面中  点击转速  按钮进入转速页面  输入要求的转速, 若有需要请选择转头。
- 3、在主页面中点击时间  按钮, 输入要求的时间 (时间最高设置为 999小时 59分, 或使用锁定/Hold模式)
- 4、在主页面中, 点击温度  按钮, 输入要求的温度 (0-40℃)。
- 5、在主页面中, 选择加/减速  按钮, 输入相应的加速速率和减速速率。
- 6、在输入所有要求参数后, 再次检查样品、离心管、转头等安装无误后, 按下“开始”  按钮, 仪器即开始按设定的程序运行。
- 8、若有需要, 点击主页面中的“实时运行曲线图”按钮  , 查看仪器的实时运行状态。
- 9、若需要设定程序, 点击主页面中的“程序”按钮  创建所需程序。
- 10、转头运转停止后, 按主页面中的“释放真空”  按钮排放真空。
- 11、打开腔门, 取走转头, 保持转头腔的洁净干燥, 然后关上腔门, 关闭电源。

(还可以进入系统菜单, 进行系统设置、运行expert软件设置计算、实验模拟和查询等, 详细操作请参见Optima XPN操作手册。)

